

Labor-Tiefkühlschrank mit statischer Kühlung

TC 1007-ex

Innenraum frei von elektrischen Zündquellen - ex-geschützt - unterbaufähig



Außenabmessungen:
 B = 601 mm
 T = 618 mm
 H = 820 mm

Innenabmessungen:
 B = 454 mm
 T = 450 mm
 H = 663 mm

Brutto-Inhalt: 139 l

Temperaturbereich: -9°C bis -26°C

Außengehäuse

Verzinktes Stahlblech mit weißer Epoxidharzbeschichtung.
 Weiße Vorder- und Seitenflächen. Doppelwandige Isoliertür, rechts auf links wechselbar, abschließbar, magnethaftende, rundum laufende Dichtleiste säurebeständig.

Innenraum

hochwertigem Kunststoff. Reinigungsfreundlich durch abgerundete Ecken, glatte Oberflächen im Innenraum. Entspricht höchsten Hygiene-Anforderungen.

- **Ein- und Unterbaufähig.** Auf ausreichende Lüftung ist zu achten!

Wärmedämmung

Polyurethan-Isolierung, FCKW-frei

Innenausstattung

3 St. Schubfächer aus kältebeständigem Kunststoff (Fachhöhe: 149mm)
 1 St. Einschubkorb
 mit vier fest montierten Kontaktverdampferplatten. (max. Belastung: 24 kg pro Einschub)
 1 St. Fühlerdurchführung Ø 10 mm

Regeleinrichtung oberhalb der Tür angeordnet



- **Hochwertiger elektronischer Temperaturregler, außen angeordnet**
Ist- und Sollwertanzeige digital,
Istwert permanent ablesbar.
 Sollwert digital einstellbar über Folientaster

Arbeitsbereich -9°C bis -26°C
Temperaturgenauigkeit: +/- 7°C

Alarm bei Störung optisch/akustisch

Netzausfallalarm bei Netzurückkehr

Potentialfreier Kontakt für Alarmweiterleitung.

tritec®

Gesellschaft für Labortechnik
 und Umweltsimulation mbH
 Hüttenstraße 9
 D-30165 Hannover

Homepage www.tritec-klima.com
 E-mail info@tritec-klima.de
 Phone ++49-511/3523508
 Fax ++49-511/3521715
 technische Änderungen vorbehalten



Labor-Tiefkühlschrank mit statischer Kühlung **TC 1007-ex**

Innenraum frei von elektrischen Zündquellen - ex-geschützt - unterbaufähig

Kühlaggregat

vollhermetisch auf Schwingungsdämpfern montiert (Umgebungstemperatur 32°C), luftgekühlter, geräuscharmer (48dBa/1m), energiesparsamer Verdichter mit hochwertigem Verdampfungssystem.
Kältemittel: R 600a

Abtauung

manuell

Elektrische Daten

Netzanschluss: 230 V/50 Hz a.A. 60 Hz / 1phasig
Energieverbrauch: 0,81 KW (24 Std.)
Anschlussleitung: 2,5 m mit Schuko-stecker

Verpackung

Abmessung: ca. 70x70x110 cm
Nettogewicht: ca. 43 kg
Bruttogewicht: ca. 46 kg

TECHNISCHER HINWEIS:

- **Innenraum frei von elektrischen Zündquellen** (Gem. Richtlinien für **Laboratorien DGUV Information 213-850 (bisher BGI/GUV-I 850-0)**, herausgegeben vom Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Zentralstelle für Unfallverhütung und Arbeitsmedizin). **Gerät entspricht der ATEX – Richtlinie: 2014/34/EU**

Labor-Tiefkühlschrank mit statischer Kühlung

TC 1007-ex

Innenraum frei von elektrischen Zündquellen - ex-geschützt - unterbaufähig

Optional

Qualifizierungen



DQ (Design-Qualifizierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass die qualitätsrelevanten, GMP-bezogenen Anforderungen beim Design der Ausrüstungsgegenstände einschließlich Gebäude, Räumlichkeiten und Hilfseinrichtungen angemessen berücksichtigt wurden.

Die vom Anwender definierten Anforderungsprofile (Lastenhefte) werden durch uns dokumentiert und bestätigt. Auf Wunsch kann ein Pflichtenheft von uns erstellt werden.

IQ (Installations-Qualifizierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass kritische Ausrüstungsgegenstände und Systeme in Übereinstimmung mit den gestellten Anforderungen und gesetzlichen Vorschriften geliefert und installiert wurden.

Die Dokumentation der IQ wird von uns speziell für das gelieferte Gerät ausgearbeitet und Ihnen zur Verfügung gestellt. Die IQ ist vom Kunden selbst durchzuführen. Auf Wunsch kann die Qualifizierung vor Ort durchgeführt werden.

OQ (Funktions-Qualifizierung)

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass kritische Ausrüstungsgegenstände und Systeme in Übereinstimmung mit den gestellten Anforderungen im gesamten Arbeitsbereich unter Einhaltung vorgegebener Grenzen wie beabsichtigt funktionieren

Die Dokumentation der OQ wird von uns speziell für das gelieferte Gerät ausgearbeitet und Ihnen zur Verfügung gestellt. Die OQ ist vom Kunden selbst durchzuführen. Auf Wunsch kann die Qualifizierung vor Ort durchgeführt werden.

CQ (Kalibrierung) gemäß DIN 13277:2022-05

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass kritische Messeinrichtungen im vorgesehenen Wertebereich unter Einhaltung vorgegebener Toleranzen unter aktuellen Betriebsbedingungen zuverlässig arbeiten

Überprüfen der Temperatur im nicht beladenem Kühlgerät (nach Erreichen des Beharrungszustandes)

1 Temperatur auf 2 Messebenen mit jeweils 4 Messpunkten und einem Messpunkt mittig im Gerät

(Messung erfolgt mit kalibriertem PT 1000 Fühlern). Prüfzeit 4 Stunden, danach Tür öffnen von 60 Sekunden.

Während dieser Zeit dürfen die lt. DIN 13277:2022-05 vorgeschriebenen Grenzwerte nicht überschritten werden.

Wiederholung der Türöffnung nach einer Stunde.

Die Temperaturmessungen werden in **unserem Hause** durchgeführt. Die Messauswertung, inklusive graphischer Darstellung, erfolgt in schriftlicher Form. Die Werte dürfen die gemäß DIN 13277:2022-05 angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten. **(Andere Messmethoden auf Anfrage möglich)**

PQ (Leistungs-Qualifizierung) gemäß DIN 13277:2022-05

Definition: Dokumentierter Nachweis, dass kritische Ausrüstungsgegenstände und Systeme in Übereinstimmung mit den gestellten Anforderungen im gesamten Arbeitsbereich unter aktuellen Arbeitsbedingungen (mit Produkt) die geforderten Leistungen erbringen.

Die oben beschriebene Kalibrierung wird unter realen Bedingungen vor Ort durchgeführt. Wahlweise kann die Messung im beladenen oder unbeladenen Zustand durchgeführt werden. Die Messauswertung, inklusive graphischer Darstellung, erfolgt in schriftlicher Form. Die Werte dürfen die gemäß DIN 13277:2022-05 angegebenen Grenzwerte nicht überschreiten. **(Andere Messmethoden auf Anfrage möglich)**